



こまごめピペットの正しい使い方


① ゴム球を押しつぶす。

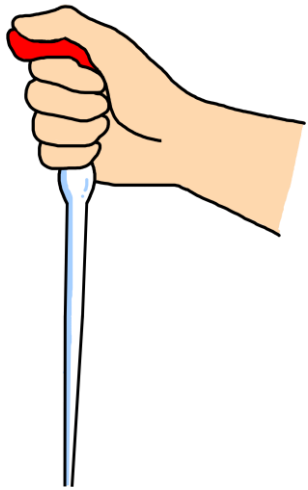


② ゴム球を押ししたまま先端を液体に入れる。

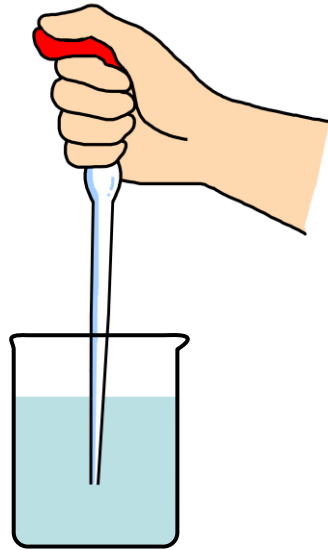

③ ゴム球をそっと離しながら液体を吸い上げる。

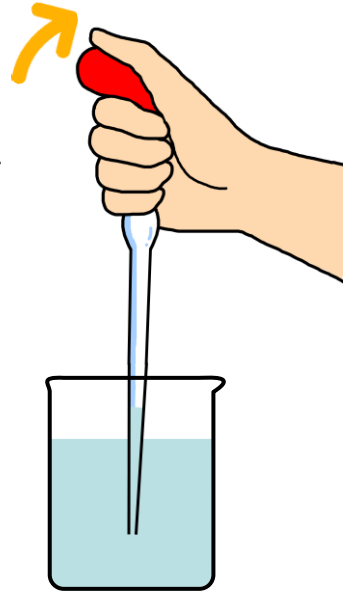

④ ゴム球を軽く押しして、別の容器に液体を入れる。

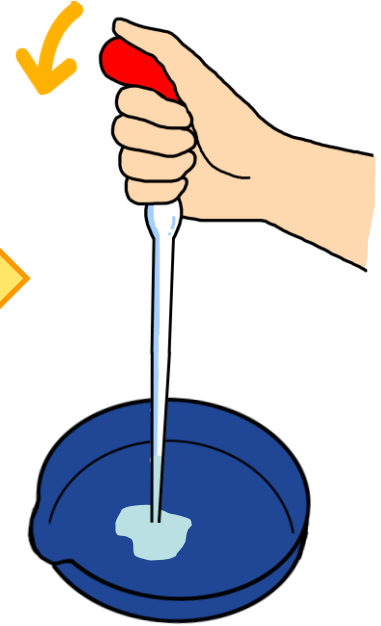

注意!

- ゴム球に液体が入るとゴム球をいためるので、こまごめピペットの先を上に向けない。
- 水溶液の種類を変えるときは、水溶液が混ざらないように1回ごとにピペットを水で洗う。
- ピペットの容量に合わせたゴム球を使う。
- ピペットの先は割れやすいので注意する。



理科教育を支援する

社団法人 日本理科教育振興協会

TEL. 03-3294-0715 ホームページ <http://www.japse.or.jp>