

鉄製スタンドの正しい使い方

使う前に確認すること

- ① 水平調節ネジを回し、鉄製スタンドがグラつかないようにする。
- ② 支柱がしっかりと固定されているかを確認する。
- ③ クランプのつまみねじでしっかりとめる。




- ④ ガスコンロやガスバーナーを使うときは、鉄製スタンドの下に置く。



注意すること

- ① 支柱にとめたクランプを動かすときは手でしっかり支えてから、**赤色つまみねじ**をゆるめて動かす。
- ② 自ざいばさみにはさんだガラス器具を動かすときは注意する。

- ・はさんだガラス器具が外れないようにする
- ・ほかの実験器具に引っ掛けないようにする
- ・やけどなどに注意する

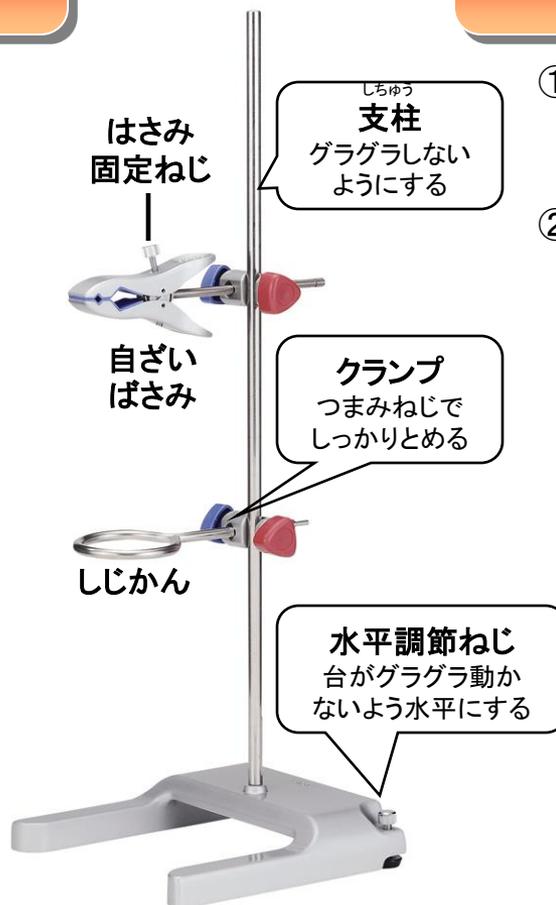

※つまみねじの色はメーカーによって異なる場合があります



理科教育を支援する

公益社団法人 日本理科教育振興協会

TEL. 03-3294-0715 ホームページ <http://www.japse.or.jp>