

# 顕微鏡の保管方法

## 保管場所

乾燥剤付き顕微鏡戸棚



扉の内側に  
乾燥剤



木製箱

## 説明

- ✓ 顕微鏡は光学製品のため、**湿気**によりレンズにカビが生えたり、金属部分の動きが鈍くなります。
- ✓ 対策は、**湿気**を避ける事で、**専用戸棚**や**収納ケース**を利用して、保管する事をお勧めします。



レンズに付いたカビ

## 保管方法

### 【顕微鏡本体】

- 乾燥機能（乾燥剤や除湿装置等）を有した戸棚へ顕微鏡を収納する。
- 顕微鏡専用の木製箱（乾燥剤等で湿気対策）へ入れて保管する。
- 埃をよけるためビニールカバーをかける。

### 【接眼 / 対物レンズ】

- 接眼及び対物レンズは顕微鏡本体から外し、専用ケースまたは木箱に入れて保管したほうが良い。

注) 外した顕微鏡本体との組み合わせが分かるようにする事。  
(ナンバリング等)



理科教育を支援する

公益社団法人 **日本理科教育振興協会**

TEL. 03-3294-0715 ホームページ <http://www.japse.or.jp>